

Стол препараторский с полкой СТП1

Стол предназначен для проведения опытов и работы учителя за ним.

Комплектность

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
118	Стенка боковая ящика	1	450,5	108,5
119	Стенка боковая ящика	1	450,5	108,5
120	Задняя панель ящика	1	310	108,5
121	Шкоаль	1	368	74,5
123	Фасад ящика	1	380	144
147	Стенка боковая	1	874,5	564,5
148	Стенка задняя	1	874,5	1164
149	Стенка боковая	1	874,5	600
150	Перегородка	1	780	120,5
151	Горизонтальная	1	368	564,5
152	Щит горизонтальный	1	1164	200
153	Стенка задняя	1	50	1164
154	Вертикальная	1	434	200
155	Стенка боковая	1	874,5	600
156	Вертикальная	1	500	200
157	Вертикальная	1	500	200
160	Полка съемная	1	365	559
164	Дверь	1	650	380
165	Щит горизонтальный	1	780	300,5
166	Полка съемная	2	570	182
174	Стенка задняя	2	274	574



Наименование	Кол-во
Петля внутренняя	2
Ручка-скоба 128 мм	2
Амортизатор силиконовый	4
Винт М4×20 DIN 967	4
Евровинт с полукруглой головкой 6,3×13	4
Заглушка конфирмата	10
Заглушка эксцентрика	11
Конфирмат 7×50	39
Направляющая роликовая 450 мм	1
Ножка регулируемая с брезной муфтой М6×20мм	6
Полкодержатель 5×16	12
Стойка эксцентрика	11
Шкант 8×35	14
Шкант 8×50	2
Шуруп-саморез 3,5×16	40
Эксцентрик	11

Спецификация на ДСП шлифованное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
233	Крышка	1	1200	750

Спецификация на ДВП белое 3.2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
110	Дно ящика	1	340	457

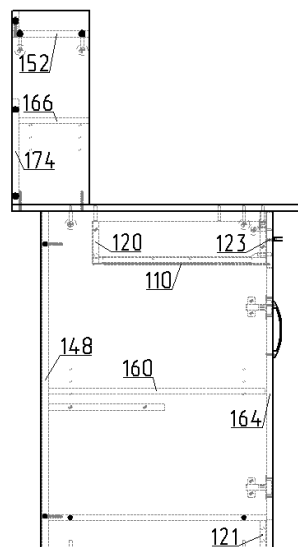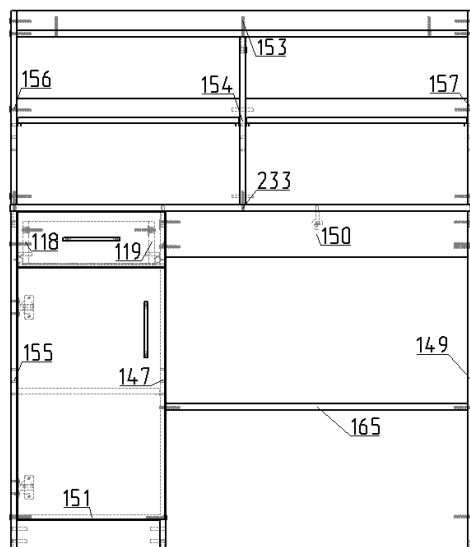

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произведите сборку направляющих роликовых 450мм со стенками боковыми (поз.147 и 155). Закрепите щиты горизонтальные (поз.151) и цоколя (поз.121) к стенкам боковым (поз.147 и 155), предварительно вставив в отверстия шканты 8x35, при помощи конфирматов 7x50. Установите ответные планки от петель к стенке боковой (поз.155) при помощи евровинтов 6.3x13. Вкрутите стойки эксцентриков в крышку (поз.233) предварительно вставив шканты 8x35. После чего затяните собранную конструкцию. Таким же образом закрепите стенку боковую (поз.149). Далее к собранной конструкции закрепите стенку заднюю (поз.148) при помощи конфирматов 7x50 и эксцентриковых стяжек. Так же закрепите щит горизонтальный (поз.165) и перегородку (поз.150) к стенкам боковым при помощи конфирматов 7x50.

2. К щиту горизонтальному (поз.152) с помощью конфирматов (поз.153) прикрепите стенку заднюю (поз.153). К собранной конструкции прикрепите стенки боковые (поз.156 и 157) зажав все конфирматами 7x50, а в последствии и стенку заднюю (поз.174) к стенкам боковым (поз.156 и 157) так же конфирматами 7x50. Далее установите стенку вертикальную (поз.154) к щиту горизонтальному (поз.152) стянув все эксцентриковыми стяжками. Всю собранную конструкцию прикрепить в столу с помощью конфирматов 7x50.

3. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с помощью конфирмата 7x50 стенки боковые ящика (поз. 118 и 119) к стенке задней (поз. 120). Прикрепите Дно ящика (поз. 110) к собранной конструкции шурупами 3.5x16 вместе с ответными частями направляющих. Прикрепите к фасадам ящика (поз. 123) стойки эксцентрика и шканты 8x35. Соберите всю конструкцию ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. Прикрутите ручки к фасадам.

4. Прикрепите петли накладные к двери (поз.164) шурупами 3.5x16. Далее прикрепите ручку к дверце комплектными винтами. После этого закрепите ответные планки к стенке боковой (поз.155) евровинтами 6.3x13

5. Для окончательной сборки установите полкодержатели на приемлимой для вас высоте и уложите на них полки (поз.166). После этого заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стол препараторский с полкой СТП1



центр
учебного
оборудования

Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,
+7 (916) 968-06-74

Тел. в РБ (Минск): +375 (17) 292-87-69
+375 (29) 657-35-55

Наш сайт в Интернете: www.uch-mebel.com
E-mail: uch-mebel@mail.ru